




PROGRAMA EXPLORATÓRIO PARA PESQUISA DE *Salmonella* spp. EM CARÇAÇAS DE SUÍNOS

PERGUNTAS E RESPOSTAS

1. Como é a esponja para fazer o swab da carcaça?

É uma esponja de celulose pré-hidratada com caldo de água peptonada tamponada (10mL), livre de biocidas, com tamanho de 3,8 x 7,6 cm em saco de amostra. Exemplo: 3M™ Hydra-Sponge com caldo de água peptonada tamponada ou 3M™ Sponge-Stick com água peptonada tamponada.

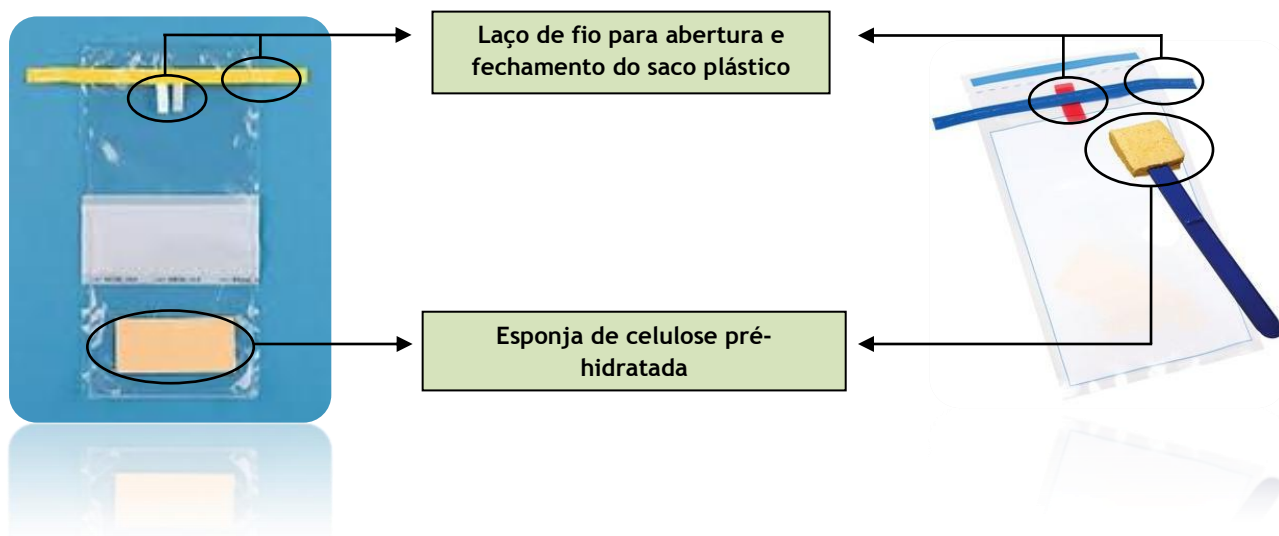


2. Em qual local do estabelecimento deve ser coletado o swab de carcaça?

Serão coletadas duas amostras após selecionar aleatoriamente duas meias carcaças, sendo uma meia carcaça imediatamente antes do resfriamento e outra meia carcaça 12 horas, no mínimo, após o início do resfriamento.



3. Quais são os pontos para realização do swab na meia carcaça?

Uma amostra, utilizando a mesma esponja, será coletada em 4 pontos da meia carcaça iniciando pelo pernil e em seguida lombo, barriga e papada.

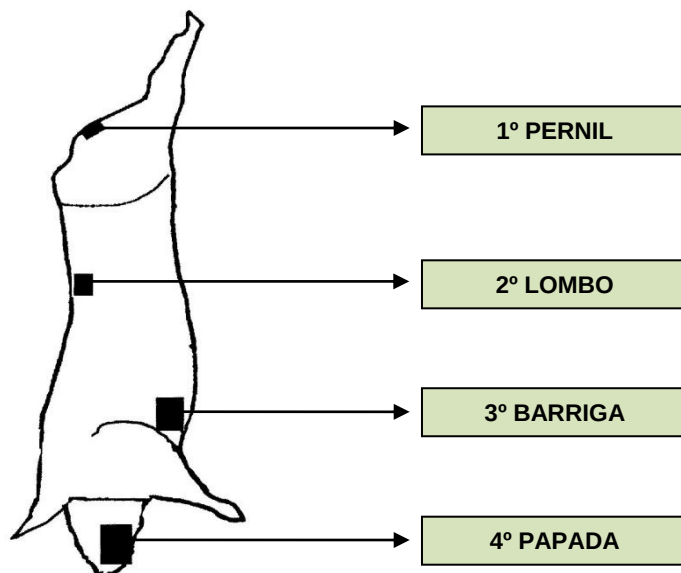




4. Como amostrar os quatro pontos da carcaça quando a papada é removida antes do resfriamento?

Nesta situação, deve ser amostrado o ponto mais próximo possível do local de retirada da papada.




5. Como fazer o swab na meia carcaça suína?

Consultar as orientações descritas no Anexo II da Norma Interna DIPOA/SDA nº 5/2014.

Posicionar o delimitador de área no ponto de coleta da amostra na meia carcaça. Esfregar a esponja (posicionada no sentido horizontal) sobre a área delimitada por 10 vezes no sentido vertical.

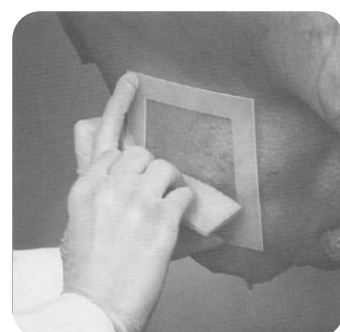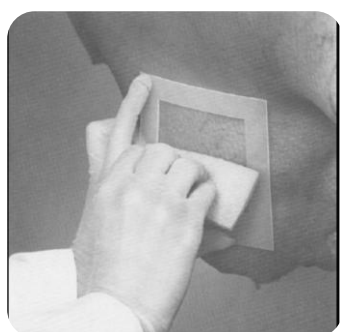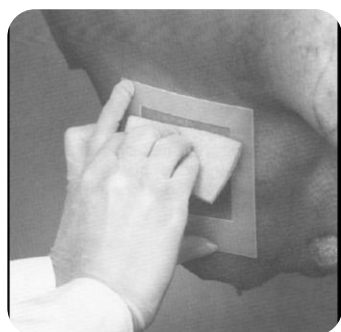

Logo após, esfregar a esponja (posicionada no sentido vertical) sobre a área delimitada por 10 vezes no sentido horizontal.

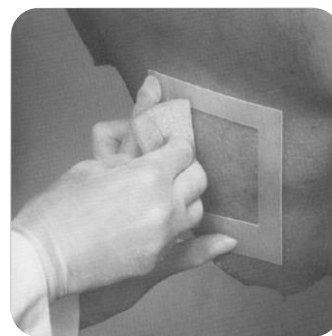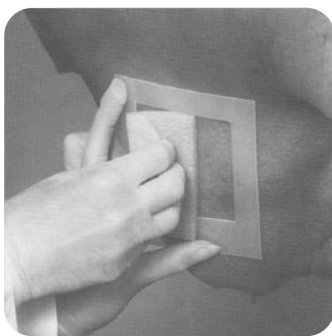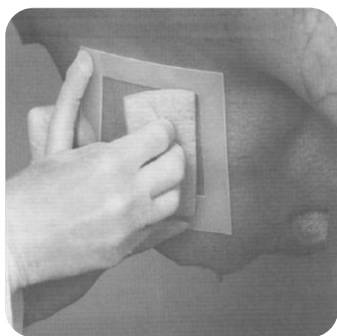


Este procedimento deve ser repetido para cada um dos quatro pontos de coleta, totalizando uma área de amostragem de 400 cm² (100 cm² por ponto). A área total amostrada deve ser informada no campo de observações da **Solicitação Oficial de Análise (SOA)**, pois os resultados serão expressos como AUSÊNCIA ou PRESENÇA em 400 cm².

Solicitação Oficial de Análise (SOA)	
Nome do Cliente	
Endereço	
Cidade	
UF	
CEP	
Telefone	
E-mail	
Assinatura	
Carimbo	
Observações	

6. Como acondicionar e identificar a amostra para envio ao laboratório?

O saco plástico contendo a esponja utilizada para o swab na meia carcaça deve ser colocado dentro de outro saco plástico maior, junto com a cinta de identificação (parte destacável) da Solicitação Oficial de Análises (SOA), e lacrado de forma inviolável. Acondicionar a amostra em um recipiente para transporte, colocar papelão ondulado sobre a amostra para funcionar como uma almofada e sobre esse papelão colocar os pacotes de gelo gel. Utilizar gelo gel suficiente para que a amostra chegue ao laboratório com temperatura entre 0 e 10°C.

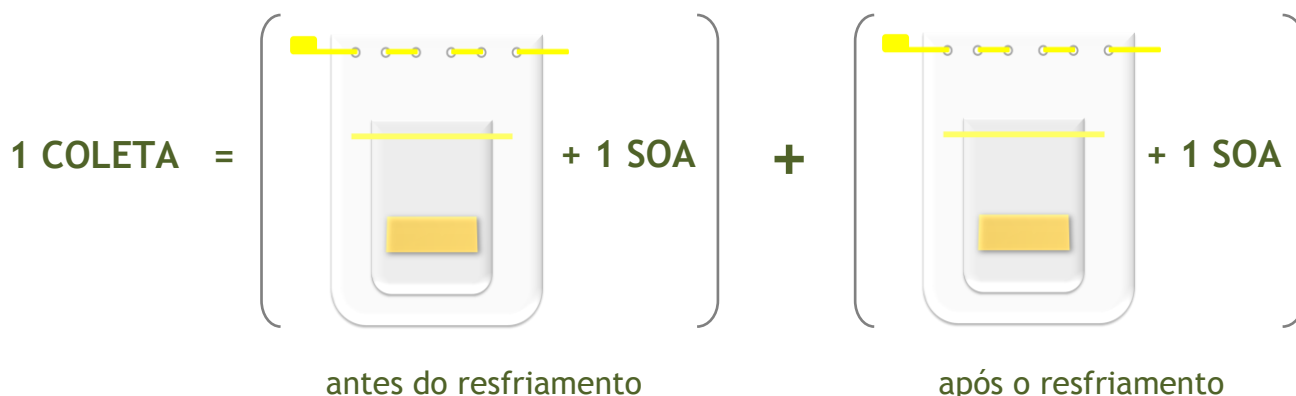

7. Como identificar as amostras coletadas ao preencher a SOA?

No campo **05 - Produto** ou no campo **23 - Observações** escrever se a amostra foi coletada antes ou depois do resfriamento.

 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA – SDA DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL - DIPOA SOLICITAÇÃO OFICIAL DE ANÁLISE	01-LABORATÓRIO:		03- Nº DA SOLICITAÇÃO/ANO:	
	☒ Microbiologia ☐ Físico-Química			
	02-SERVIÇO RESPONSÁVEL PELA COLETA:		04-Nº DO SIF / ER:	
05-PRODUTO:		06 - REGISTRO PROD.:	07-MARCA:	08-Nº DO CNPJ:
Swab de carcaça suína – antes do resfriamento				

DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL - DIPOA SOLICITAÇÃO OFICIAL DE ANÁLISE	02-SERVIÇO RESPONSÁVEL PELA COLETA:		04-Nº DO SIF / ER:		
	05-PRODUTO:		06 - REGISTRO PROD.:	07-MARCA:	08-Nº DO CNPJ:
	Swab de carcaça suína – depois do resfriamento				

23-OBSERVAÇÕES:
Amostra coletada antes do resfriamento.
OU
Amostra coletada depois do resfriamento.

8. Os resultados das análises serão encaminhados aos SIFs?

Não. Por ser um programa exploratório, os resultados serão compilados e analisados pela CGPE/DIPOA. Dessa forma, os resultados seguem o fluxograma abaixo:

