

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.UACAP.007 – Página 1/2	
Título do Documento	MICROBIOLOGIA: CABINE DE SEGURANÇA	Emissão: 04/09/2025	Próxima revisão: 04/09/2027
		Versão: 03	

1. OBJETIVOS

- Padronizar as etapas do processo de limpeza da Cabine de Segurança Biológica de CLASSE II A1 do Setor de Microbiologia da UACAP, para garantir a qualidade dos exames realizados em seu interior.

2. MATERIAL

- Álcool 70%;
- Panos limpos;
- Papel toalha.

3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

A limpeza da cabine deverá ser feita:

- Diariamente: Efetuar a limpeza com álcool 70% da área de trabalho.
- Semanalmente: Limpar com papel toalha a parte externa do equipamento (remover o acúmulo de pó).
- Mensalmente:
 - 1º Retirar a tampa do assoalho e limpá-la primeiro com um pano umedecido, e em seguida com álcool 70%;
 - 2º Limpar o fundo da cabine primeiro com um pano umedecido, e em seguida com álcool 70%;
 - 3º Recolocar a tampa e fechar a cabine;
 - 4º Ligar a UV por 15 minutos.
- Anualmente:
 - 1º Certificar o equipamento;
 - 2º Trocar a lâmpada UV, se necessário;
 - 3º Trocar a lâmpada fluorescente, se necessário.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.UACAP.007 – Página 2/2	
Título do Documento	MICROBIOLOGIA: CABINE DE SEGURANÇA	Emissão: 04/09/2025	Próxima revisão: 04/09/2027
		Versão: 03	

4. REFERÊNCIAS

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Microbiologia Clínica para o Controle de Infecção Relacionada a Assistência à saúde. Módulo 4 – Procedimentos laboratoriais: da requisição do exame a análise microbiológica e laudo final.** Brasília: Anvisa, 2013.

5. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
01	25/06/2021	Elaboração do POP
02	08/08/2023	Revisão do POP
03	10/06/2025	Revisão do POP

Elaboração Letícia Cristina Limiere Janaina Narcizo Rodrigues	Data: 25/06/2021
Revisão 2ª Versão: Janaina Narcizo Rodrigues Letícia Cristina Limiere 3ª Versão: Nathalie Gaebler Vasconcelos Janaina Narcizo Rodrigues	Data: 08/08/2023 Data: 10/06/2025
Validação: Fuad Fayez Mahmoud – STGQ	Data: 29/08/2025
Aprovação: Viviane Regina Noro – Chefe da UACAP Tiago Amador Correia - GAS	Data: 31/07/2025 Data: 04/09/2025

Assinado eletronicamente no processo SEI23529.011397/2023-14