

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.UNUT.010 – Página 1/4	
Título do Documento	<b>HIGIENIZAÇÃO DE GELADEIRA E FREEZER</b>	Emissão: 27/01/2025 Versão: 4.0	Próxima revisão: 27/01/2027

## 1. OBJETIVO

- Higienizar as geladeiras e freezers do Lactário e Banco de Leite Humano - BLH.

## 2. MATERIAIS

- Pano multiuso;
- Detergente neutro;
- Fibra sintética branca ou esponja dupla face (lado macio); e
- Impresso de Controle de Limpeza da Geladeira/Freezer.

## 3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

Preparar o ambiente para suas atividades, mantendo a ordem e conservando os equipamentos, a fim de evitar a disseminação de microrganismos responsáveis pelas infecções relacionadas à assistência à saúde.

### RESPONSABILIDADES:

- a. Copeiras da área interna do Lactário – Central de Terapia Nutricional
- b. Funcionários do processamento do BLH.

### 3.1 Etapas do procedimento:


- c. Realizar a limpeza da geladeira/freezer semanalmente e/ou sempre que necessário (Figura 1);
- d. Retirar todos os produtos que necessitem refrigeração e colocar em outra geladeira ou freezer;
- e. Desligar o equipamento e após o degelo, retirar o excesso de água;
- f. Retirar todas as prateleiras;
- g. Lavar as partes internas e externas com detergente neutro e fibra sintética branca ou com o lado macio da esponja dupla face;
- h. Enxaguar com água corrente;
- i. Secar com pano multiuso seco;
- j. Colocar todos os acessórios, fechar as portas e ligar. Mantê-los afastados pelo menos 20 cm da parede;
- k. Voltar os produtos para a geladeira/freezer, somente quando atingir a

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.UNUT.010 – Página 2/4	
Título do Documento	<b>HIGIENIZAÇÃO DE GELADEIRA E FREEZER</b>	Emissão: 27/01/2025 Versão: 4.0	Próxima revisão: 27/01/2027

temperatura adequada. Geladeira temperatura de 2° a 8°C e freezer de -10°C;

- I. Após finalizar o processo, anotar em controle específico (Controle de Limpeza da Geladeira/Freezer – Apêndice A).

Figura 1 - fluxograma do processo.

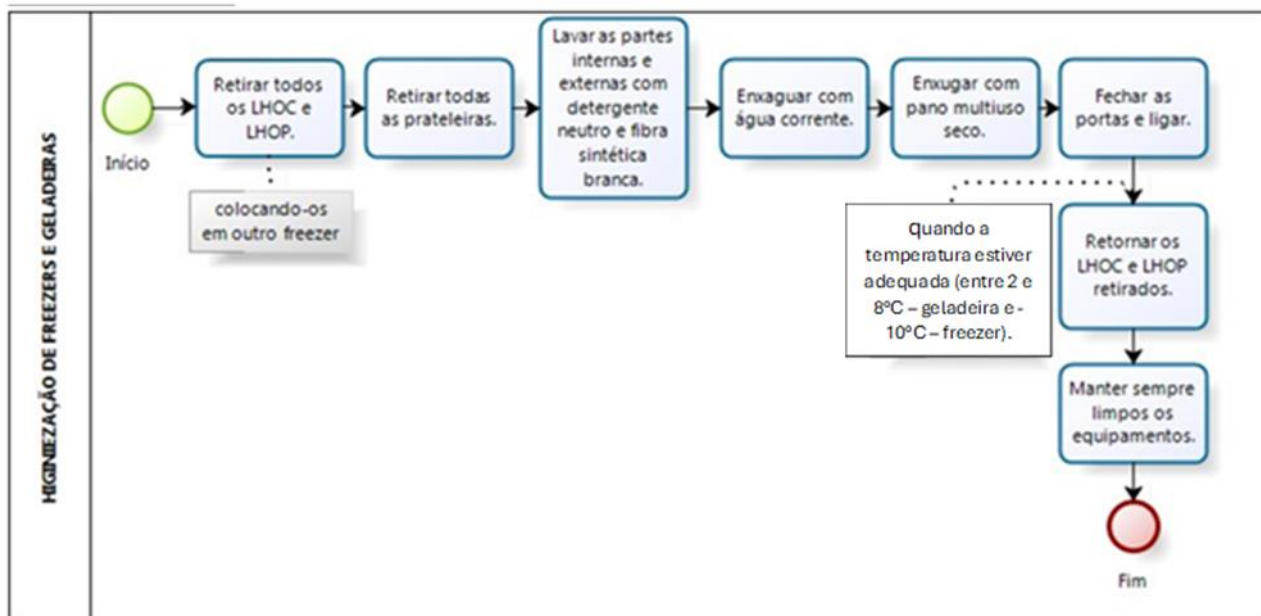

Fonte: próprio autor.

#### 4. REFERÊNCIAS

BRASIL. **Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e desinfecção de superfícies.** Brasília: Anvisa, 2010, 120p. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/publicacoes/manual-de-limpeza-e-desinfeccao-de-superficies.pdf/view> Acessado em: 17 ago. 2021.

BRASIL. **Banco de Leite Humano: Funcionamento, Prevenção e Controle de Riscos.** Brasília: Anvisa, 2008, 160p. Disponível em: [https://www.anvisa.gov.br/servicosade/manuais/manual\\_banco\\_leite.pdf](https://www.anvisa.gov.br/servicosade/manuais/manual_banco_leite.pdf) Acessado em: 17 ago. 2021.

BRASIL. **Resolução RDC nº 171 de 4 de setembro de 2006.** Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o funcionamento de Bancos de Leite Humano. Diário Oficial da União, de 05 set. 2006. Disponível em: [https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2006/res0171\\_04\\_09\\_2006.html](https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2006/res0171_04_09_2006.html) Acessado em: 15 jul. 2024.



Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.UNUT.010 – Página 3/4	
Título do Documento	<b>HIGIENIZAÇÃO DE GELADEIRA E FREEZER</b>	Emissão: 27/01/2025 Versão: 4.0	Próxima revisão: 27/01/2027

## 5. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
1.0	28/12/2017	Elaboração do documento.
2.0	13/02/2018	Revisão do POP.
3.0	04/11/2021	Revisão do POP. Atualização do modelo de documento.
4.0	08/08/2024	Revisão do POP e atualização do modelo de documento.

<b>Elaboração</b> Cristhiane Rossi Gemelli Cristiane Nava Duarte Érika Leite Ferraz Libório Josiane Ribeiro dos Santos Santana Michele Cristina de Carvalho Naiara Alves Cardoso Rita de Cássia Dorácio Mendes Viviane Castilho Junto	Data: 28/12/2017
<b>Revisão</b> 2ª Versão - Renata Martins Castro Rosa 3ª Versão - Cristhiane Rossi Gemelli Cristiane Nava Duarte Érika Leite Ferraz Libório Josiane Ribeiro dos Santos Santana Rita de Cássia Dorácio Mendes Viviane Castilho Justo 4ª Versão - Cristhiane Rossi Gemelli	Data: 13/02/2018 Data: 04/11/2021  Data: 08/08/2024
<b>Validação</b> Graciela Mendonça dos Santos Bet – Chefe do STGQ em exercício	Data: 10/10/2024
<b>Aprovação</b> Érika Leite Ferraz Libório – UNUT Alline Cristhine Nunes Cerchiarri Menon – Gerente de Atenção à Saúde (Subst.)	Data: 10/10/2024 Data: 27/01/2025

Assinado eletronicamente no processo SEI 23529.015518/2024-70.

*Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte*

