

POP

HUAB-UFRN/EBSERH

Operação da Estufa Bacteriológica

Versão: 1 | 2025












MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO



1. OBJETIVO(S)

Estabelecer os procedimentos para utilização da estufa Bacteriológica, tem por função propiciar um ambiente ideal para o crescimento bacteriano, mantendo a temperatura constante e precisa.

2. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

- Antes de ligar o aparelho à rede elétrica, verifique a voltagem do aparelho (220V) e a rede de alimentação.
- Após verificação, conecte o cabo de alimentação na tomada.
- Ligue o botão liga/desliga.
- Apertar 2 vezes a tecla
- Use as teclas   para ajustar a temperatura – SP;
- Confirmar a temperatura apertando a tecla  ;
- Apertar a tecla  aparecerá;
- Apertar a tecla  e o display ficará piscando;
- Através das teclas   ;
- Confirmar o tempo apertando e segurando a tecla  até que o display mostre o tempo;
- Apertar a tecla  e o processo será iniciado. Após o tempo determinado aquecimento será desligado automaticamente.

LIMPEZA

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa e interna do equipamento incluindo suas prateleiras.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa e interna do equipamento incluindo suas prateleiras.

3.REFERÊNCIAS

Manual De Instruções estufa de cultura bacteriológica Modelo SP-101, LABOR. Disponível em: [https://www.splabor.com.br/arquivos/ESTUFA%20-%20SP-101%20\(ATUALIZADO\).pdf](https://www.splabor.com.br/arquivos/ESTUFA%20-%20SP-101%20(ATUALIZADO).pdf). Acesso em: 15 de agosto de 2025.

4. HISTÓRICO DE REVISÃO

Versão	Data	Descrição da atualização
1	15/08/2025	Versão inicial do documento.

5. RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO

Elaboração Nahara de Medeiros Cabral Axiole - UDIDE/STMIM/DCDT/GAS	Data: 15/08/2025
Análise Nahara de Medeiros Cabral Axiole - UDIDE/STMIM/DCDT/GAS	Data: 15/08/2025
Validação Wilton Nogueira de Abreu - STGQ/SUP Franciane Carla de Souza Bento - STGQ/SUP	Data: 09/09/2025
Aprovação Kellynton Diego Dantas de Souza - UDIDE/STMIM/DCDT/GAS	Data: 09/09/2025

Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte e sem fins lucrativos. © Ano 2025, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Todos os direitos reservados www.ebserh.gov.br



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANA BEZERRA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Praça Tequinha Farias, nº 13 - Bairro Centro, Santa Cruz/RN, CEP 59200-000
- <http://huab-ufrn.ebserh.gov.br>

Certidão

Processo nº 23527.007574/2025-31

Interessado: @interessados_virgula_espaco@

CERTIDÃO DE ASSINATURAS

POP Operação da Estufa Bacteriológica

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO

Elaboração Nahara de Medeiros Cabral Axiole - UDIDE/STMIM/DCDT/GAS Fabiano Alves dos Santos - UDIDE/STMIM/DCDT/GAS	Data: 15/08/2025
Análise Nahara de Medeiros Cabral Axiole - UDIDE/STMIM/DCDT/GAS	Data: 15/08/2025
Validação Wilton Nogueira de Abreu - STGQ/SUP Franciane Carla de Souza Bento - STGQ/SUP	Data: 09/09/2025
Aprovação Kellynton Diego Dantas de Souza - UDIDE/STMIM/DCDT/GAS	Data: 09/09/2025



Documento assinado eletronicamente por **Nahara de Medeiros Cabral Axiole, Biomédico(a)**, em 13/10/2025, às 11:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Fabiano Alves dos Santos, Técnico(a) em Análises Clínicas**, em 22/10/2025, às 14:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Kellynton Diego Dantas de Souza, Chefe de Unidade**, em 27/10/2025, às 12:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Wilton Nogueira de Abreu, Técnico(a) em Enfermagem**, em 28/10/2025, às 16:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **54220798** e o código CRC **9611690F**.

Referência: Processo nº 23527.007574/2025-31

SEI nº 54220798