

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.ULACC.010–Página 01/04	
Título do Documento	POP de INTERFACIAMENTO DOS RESULTADOS DE HEMATOLOGIA E BIOQUÍMICA	Emissão: 12/11/2021 Versão: 01	Próxima revisão: 12/11/2023

1. OBJETIVO(S)

Descrever o processo de comunicação direta entre o sistema da Mediarte/COMPLAB e o Analisador Bioquímico CT600i e Hematológico Pentra XLR, bem como, fornecer automaticamente quais exames são realizados na rotina de cada paciente cadastrado no dia, não sendo necessário o cadastro manual dos pacientes nos aparelhos citados e nem o lançamento dos resultados dos exames de volta no programa COMPLAB, o que acelera a rotina e diminui os erros de registro por digitação incorreta ou incompreensão dos dados.

2. MATERIAL

- Computadores dispostos em rede com os aparelhos CT600i e Pentra XLR contendo o programa COMPLAB instalado;
- Internet;
- Tubos das amostras dos pacientes devidamente etiquetados com códigos de barras legíveis.


3. ABRANGÊNCIA/APLICAÇÃO

- Farmacêuticos-Bioquímicos
- Biomédico
- Biólogo
- Estagiário, Residente.

4. ATIVIDADES

4.1 Verificar se a janela de comunicação está ligada corretamente da seguinte forma:


- Abrir o programa COMUNICAÇÃO e averiguar se os aparelhos CT600i e Pentra XLR encontram-se **ON-LINE** no canto direito superior da telinha do programa da tela do computador em rede;

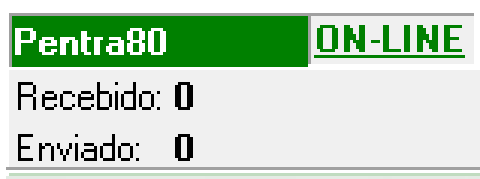

- Abrir o programa INTERFACE utilizando os mesmos usuários e senhas para uso do COMPLAB e, quando necessário reiniciar o computador da rede;


Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.ULACC.010–Página 02/04	
Título do Documento	POP de INTERFACIAMENTO DOS RESULTADOS DE HEMATOLOGIA E BIOQUÍMICA	Emissão: 12/11/2021	Próxima revisão: 12/11/2023
		Versão: 01	

• Caso o programa esteja OFF-LINE, clicar no SCELCOM para reiniciar o interfaciamento utilizando os mesmos usuários e senhas para uso do COMPLAB;

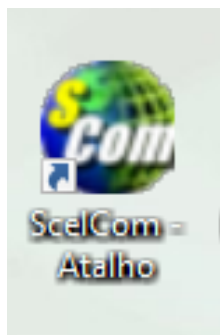

• Aguarde o programa SCELCOM/ COMPLAB estar com a mensagem : Conectado.


• Caso demore poderá abrir novamente o ícone ScelCOM e clicar em Conectado com o botão direito do mouse até aparecer esse preenchimento verde que indica: Conectado.

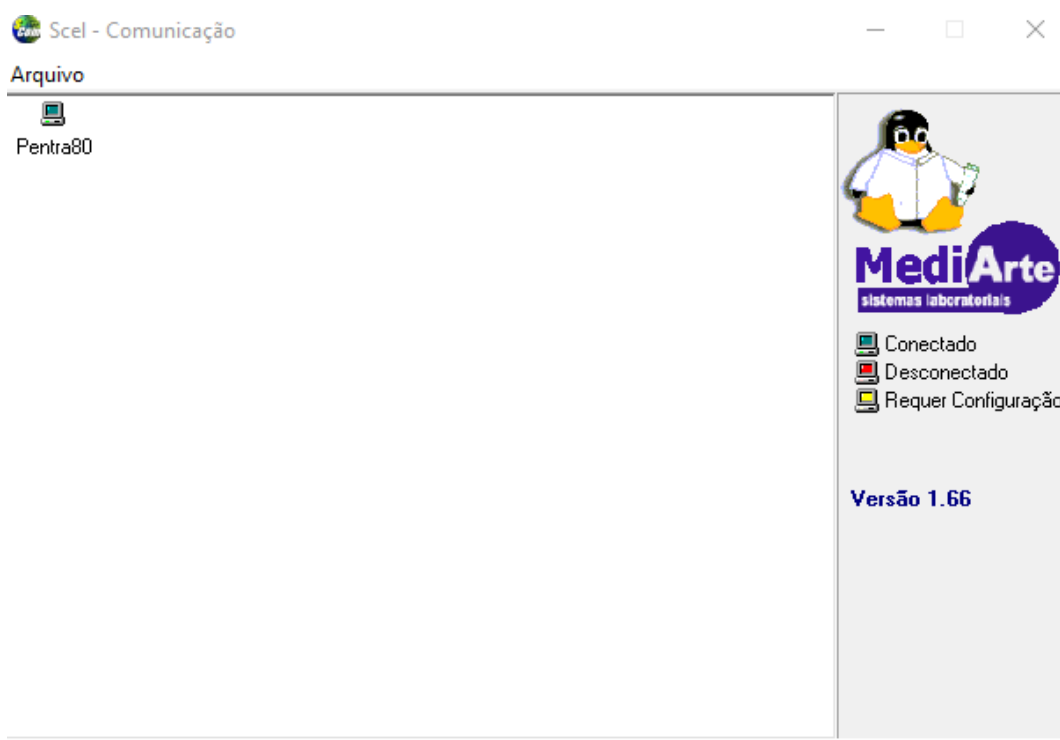


• Insira as amostras nos seus respectivos aparelhos de Bioquímica CT600i e Pentra XLR e aguarde o carregamento/solicitação automática dos exames, em caso de demora, reiniciar novamente conforme descrito acima e, quando necessário reiniciar os computadores da rede;

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.ULACC.010–Página 03/04	
Título do Documento	POP de INTERFACIAMENTO DOS RESULTADOS DE HEMATOLOGIA E BIOQUÍMICA	Emissão: 12/11/2021	Próxima revisão: 12/11/2023
		Versão: 01	

• Quando ocorre a solicitação automática dos exames, observar que aparece a mensagem: **Recebido**, pois significa que os testes foram enviados do COMPLAB para os aparelhos CT600i e Pentra XLR.

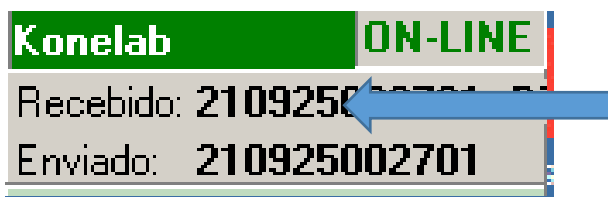

• Após a realização dos exames aguardar o carregamento no programa e observar na janela a mensagem: **Enviado**, pois significa que os resultados já foram enviados dos aparelhos CT600i e Pentra XLR para o COMPLAB.

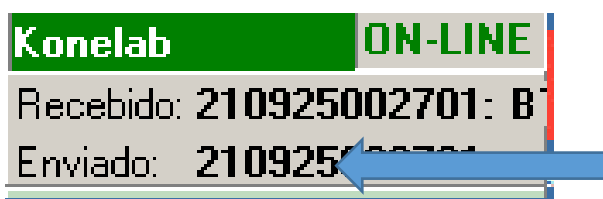

5. RECOMENDAÇÕES

Verificar se as comunicações estão acontecendo na janela do SCELCOM/COMPLAB nos computadores da rede dos respectivos aparelhos com as seguintes mensagens: Conectado, Recebido e Enviado.

6. REFERÊNCIAS

Mediarte – Sistemas para laboratório. Disponível em : <http://www.mediarte.com.br/>. Acessado em 12 de novembro de 2021.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.ULACC.010–Página 04/04	
Título do Documento	POP de INTERFACIAMENTO DOS RESULTADOS DE HEMATOLOGIA E BIOQUÍMICA	Emissão: 12/11/2021	Próxima revisão: 12/11/2023
		Versão: 01	

7. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
2	12/11/2021	Realização do POP Interfaciamento dos Resultados – Hematologia e Bioquímica

Elaboração/Revisão: Dr ^a Heloísa Mara Batista Fernandes de Oliveira Farmacêutica-Bioquímica – HUAB/UFRN/EBSERH	Data: 12/11/2021
Validação: Membro do Setor de Vigilância em Saúde	Data:
Aprovação: Ana Cristina Santos Fernandes Pereira Chefia Imediata	Data:

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANA BEZERRA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Praça Tequinha Farias, nº 13 - Bairro Centro, Santa Cruz/RN, CEP 59200-000
- <http://huab-ufrn.ebserh.gov.br>

CERTIDÃO

Processo nº 23527.008833/2021-18

Interessado: Setor de Vigilância em Saúde, Heloisa Mara Batista
Fernandes de Oliveira

Certidão de assinaturas eletrônicas correspondente ao documento POP.ULACC.010 POP DE INTERFACIAMENTO

Atualização:

Nome: Heloísa Mara Batista Fernandes de Oliveira

SIAPE: 2148960

Função: Farmacêutica-Bioquímica - HUAB/UFRN/EBSERH

Validação

Nome: João Maria Rego Mendes

SIAPE: 2247559

Função: Membro SGQVS

Aprovação

Nome: Ana Cristina Santos Fernandes Pereira

SIAPE: 2158184

Função: Chefe do Setor

Santa Cruz

Documento assinado eletronicamente



Documento assinado eletronicamente por **Heloisa Mara Batista Fernandes de Oliveira, Farmacêutico(a)**, em 16/11/2021, às 17:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ana Cristina Santos Fernandes Pereira, Chefe de Unidade**, em 19/11/2021, às 08:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **João Maria Rêgo Mendes, Enfermeiro(a)**, em 22/11/2021, às 10:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **17603678** e o código CRC **3FDD7CA5**.