

POP

HC-UFTM/EBSERH

CRIAÇÃO/ALTERAÇÃO DE LAUDOS NO SISTEMA INFOLAB

Versão: 3 | 2024



Hospital de Clínicas



SUPERINTENDENTE
LUCIANA DE ALMEIDA SILVA TEIXEIRA

GERENTE
LUIZ ANTÔNIO PERTILI RODRIGUES DE RESENDE

CHEFE DE DIVISÃO
MARISLEY FRANCISCO

CHEFE DE UNIDADE
TATIANA DA SILVA CAMPOS

Elaboração da versão atual

Ana Cláudia Corrêa da Silva, Unidade de Análises Clínicas e Anatomia Patológica
Cristiana Lima da Silva Carneiro, Unidade de Análises Clínicas e Anatomia Patológica

Validação

Tatiana da Silva Campos, Unidade de Análises Clínicas e Anatomia Patológica

Aprovação

Marislei Francisco, Divisão do Apoio Diagnóstico e Terapêutico

Registro, análise e revisão

Ana Paula Corrêa Gomes, Comissão de Gestão da Qualidade

Data da emissão: 27/11/2024

Código do documento: POP.UACAP.015

ISBN:

*Cópia eletrônica não controlada. Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte e sem fins lucrativos. © 2024, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Todos os direitos reservados
www.ebserh.gov.br*



1. OBJETIVO

Padronizar a criação/alteração de laudos no Sistema InfoLAB, *software* de gestão laboratorial, atualmente utilizado na Unidade de Análises Clínicas e Anatomia Patológica (UACAP) do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC- UFTM).

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

UACAP do HC-UFTM.

3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

Na criação/alteração de laudos no Sistema InfoLAB, o responsável técnico da UACAP define: descrição, campos, valores de referência e observações. Posteriormente o laudo recém-formatado passa por validação e testagem antes de ser oficialmente utilizado.

a. Criação/alteração de laudo no InfoLAB – (Aba) Cadastro, Exames, Itens de atendimento:

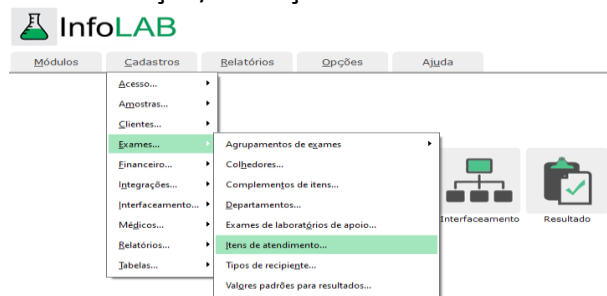


Figura 1. Tela InfoLAB – Itens de atendimento

- ✓ Determinar o nome do exame (descrição) a ser implantado, lembrando que não poderá ser utilizado acentos e/ou cedilhas;
- ✓ De preferência o mnemônico tem que ser igual ao do Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários (AGHU);
- ✓ Para a criação, poderá ser incluído um novo exame “clique em novo” ou poderá ser feita uma clonagem de um exame já existente, de formatações parecidas e posteriormente realizar as alterações necessárias para o novo exame.

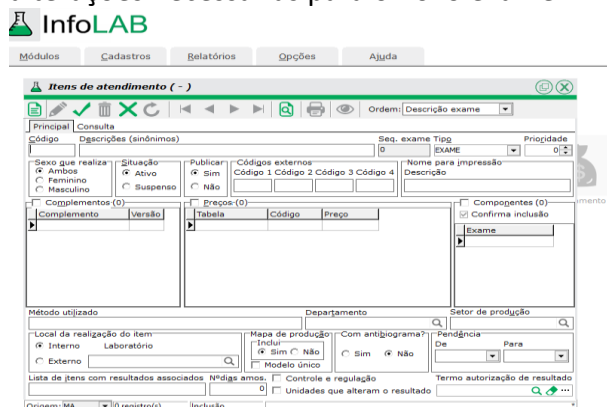


Figura 2. Tela InfoLAB – Itens de atendimento – Descrição do Exame

- ✓ Entrar no complemento, clicar em novo;

Figura 3. Tela InfoLAB – Complemento de itens

- ✓ Adicionar o código e o recipiente, ou seja, tipo de amostra e em qual tubo ou frasco deverá ser coletada a amostra;
- ✓ Preencher os demais campos;
- ✓ Entrar na opção “5” em “Formato de entrada dos dados do resultado”, criar e preencher os campos de acordo com o exame;

Figura 4. Tela InfoLAB “Formato de entrada dos dados do resultado”

- ✓ Entrar na opção “4” em Modelos de laudos; criar quantos laudos forem necessários de acordo com o exame.

Figura 5. Tela InfoLAB “Modelos de laudos”

- ✓ Salvar cada tela confeccionada, uma a uma;
- ✓ Interfacear com os analisadores.

4. FLUXOGRAMA

Não se aplica.

5. HISTÓRICO DE ELABORAÇÃO/REVISÃO

Versão	Data	Descrição da atualização
1	19/4/2021	Elaboração da versão inicial
2	8/8/2022	Troca do sistema Esmeralda pelo InfoLAB
3	27/11/2024	Inclusão de imagens do sistema InfoLAB

6. RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO

<p>Elaboração da versão atual (versão 3) – data: 16/10/2024 Ana Cláudia Corrêa da Silva, bióloga da UACAP Cristiana Lima da Silva Carneiro, técnica em secretariado Validação – 16/10/2024 Tatiana da Silva Campos, chefe da UACAP Aprovação – 29/10/2024 Marislei Francisco, chefe da Divisão do Apoio Diagnóstico e Terapêutico (DADT) Registro, análise e revisão – 27/11/2024 Ana Paula Corrêa Gomes, coordenadora da Comissão de Gestão da Qualidade Documental</p>
<p>Elaboração da versão anterior (versão 2) – data: 8/8/2022 Cristiana Lima da Silva Carneiro Tatiana da Silva Campos, chefe da UACAP Registro, análise e revisão Ana Paula Corrêa Gomes, chefe da Unidade de Planejamento, Gestão de Riscos e Controles Internos Validação Tatiana da Silva Campos, chefe da UACAP Aprovação Marina Casteli Rodrigues Monteiro, chefe da Divisão do Apoio Diagnóstico e Terapêutico</p>
<p>Elaboração da versão anterior (versão 1) – data: 19/4/2021 Cristiana Lima da Silva Carneiro, Unidade de Laboratório de Análises Clínicas e Anatomia Patológica Tatiana da Silva Campos, chefe da Unidade de Laboratório de Análises Clínicas e Anatomia Patológica Registro, análise e revisão Ana Paula Corrêa Gomes, chefe da Unidade de Planejamento Validação Tatiana da Silva Campos, chefe da Unidade de Laboratório de Análises Clínicas e Anatomia Patológica Aprovação Marina Casteli Rodrigues Monteiro, chefe da Divisão do Apoio Diagnóstico e Terapêutico</p>